



ID Soft™ Manual de usuario


-

Creando archivos

Versión 5.30

Multi-species

ID.SOFT

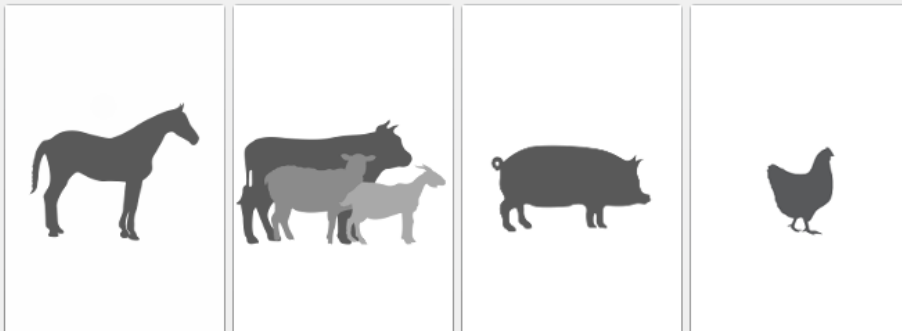

With you at every step

Propósito de este manual:


- Crear/Modificar/Borrar un usuario
- Crear un archivo
- Duplicar un archivo

Tabla de contenido

1. Gestión de clientes.....	4
2. Creando archivos.....	5
2.1. Información general.....	6
2.2. Agregar muestras.....	7
2.3. Seleccionando la enfermedad.....	8
3. Duplicando un archivo.....	9

1. Gestión de clientes

Clic en el menú **[Clientes]** para mostrar la lista de clientes.

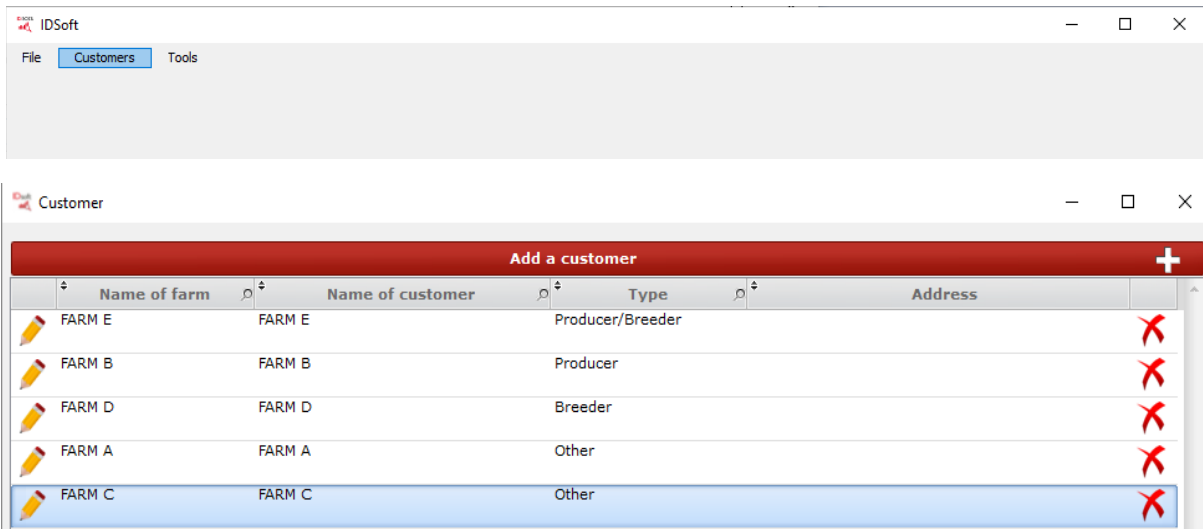

Clic en **[Agregar un cliente]** para crear un nuevo cliente. Usar para editar y para eliminar. Al crear un cliente, aparece la siguiente ventana:

The 'Customer file' window contains the following fields and sections:


- Customer type: Breeder (dropdown), Veterinarian (checkbox), No veterinarian (checkbox)
- Name of farm: [text input]
- Name of customer: [text input]
- Address: [text input]
- Postal code: [text input], City: [text input]
- Country: [text input]
- Phone: [text input], Fax: [text input]
- Email: [text input]
- Bar code: [text input]
- Bottom section: Name of farm (selected), Flocks, Tests
- Table: Add name of farm (+)
 - Columns: Name of farm, Farm No, Location
 - Rows: 5 empty rows for data entry
- Buttons: Delete all files, Done, Cancel

Ingrese la información del cliente. La información sobre granjas / casas / parvadas / muestras / análisis se mostrará una vez que haya asociado un archivo con este cliente. Haga clic en **[Validar]** para guardar.


Nota: No es posible eliminar un cliente cuando se han asociado archivos con él.

2. Creando archivos

Se puede acceder a la creación de archivos desde el menú **[Versión detallada]**.

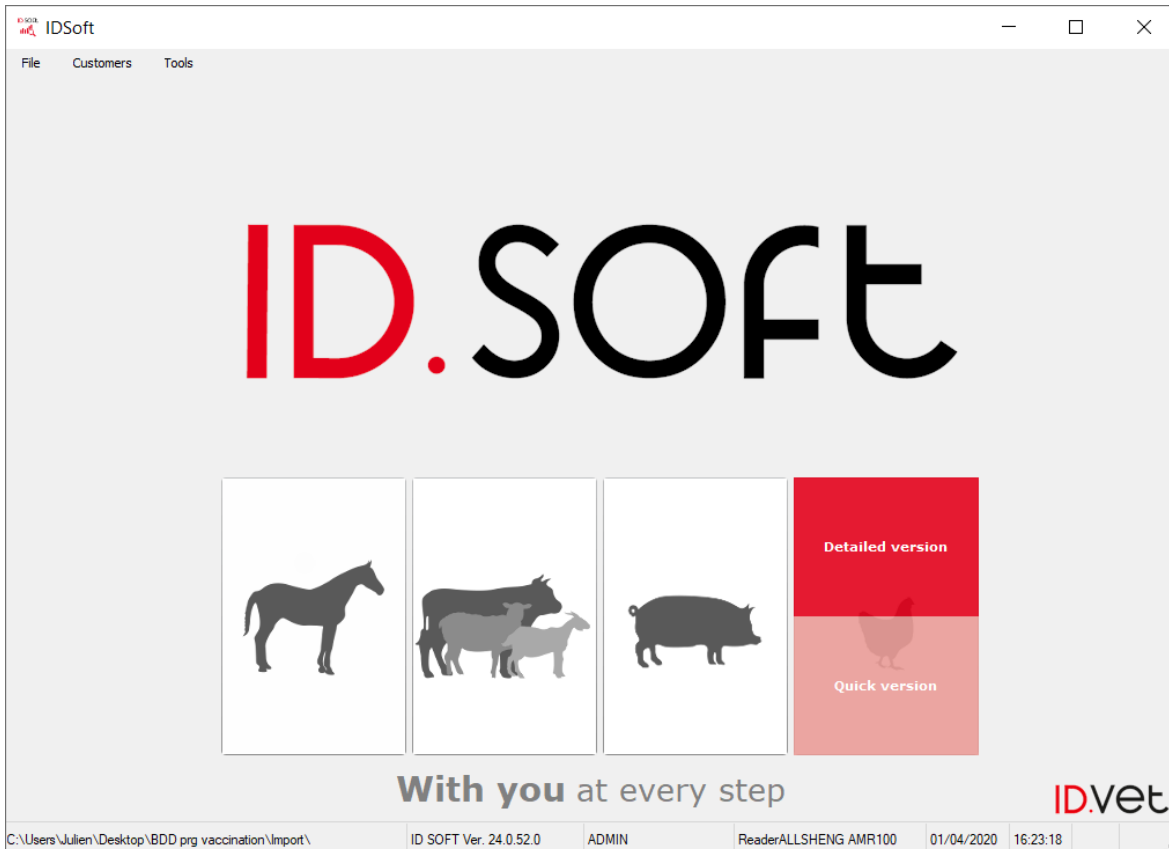

Seleccionar la pestaña **[Archivos]** como se muestra a continuación. Luego haga clic en **[Agregar archivo]** para crear un nuevo archivo.

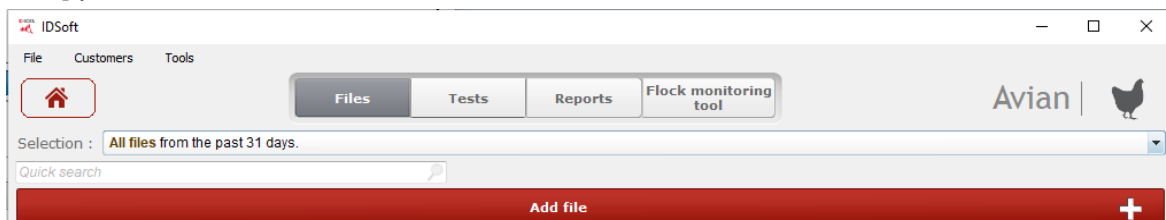


Nota: También es posible crear archivos desde la Versión Rápida (consulte el manual del usuario: Versión Rápida).

2.1. Información general

Al crear un archivo, aparece esta ventana. Se asigna automáticamente un número de archivo, puede editarlo.

The screenshot shows a software window titled "File" with the following fields and controls:

- Date: 01/04/2020, Hour: 16:28, Operator: ADMIN
- * File No: 20200401-18
- Avian
- * Other: FARM A (with search icon), Customer site: FARM A
- Veterinarian: No veterinarian (with search icon)
- Information / Further information:
 - Name of farm: FARM A (with search icon)
 - House: 4 (with search icon)
 - Flock code: Select a flock number (with search icon)
 - Flock type: [empty]
 - Chick Hatch date: 30/03/2020
 - Bleeding date: 01/04/2020
 - Flock age: 3.00 Day(s)
- Column display: * Sample count: 0 (with green checkmark)
- Add Diseases (with plus icon)
- Table with columns: ID, Bar code, Sex
- * Required fields
- Done, Cancel

La única información que debe completarse es el cliente. Use [] para abrir la ventana de selección y asignar un cliente al archivo. Complete la otra información deseada.

Nota: Algunos de los campos visibles en esta imagen no estarán presentes para especies no aviarias.

2.2. Agregar muestras

Ingrese el número de muestras a analizar en el campo **[Conteo de muestras]** y oprima el botón **Entre** en el teclado.

File

Date : 01/04/2020 Hour : 16:28 Operator : ADMIN

* File No: 20200401-18

Avian

*** Other**

FARM A
Customer site : FARM A

Veterinarian Notes

No veterinarian

Information Further information

Name of farm: FARM A House: 4

Flock code: Select a flock number Flock type:

Chick Hatch date: 30/03/2020 Bleeding date: 01/04/2020 Flock age: 3.00 Day(s)

Column display * Sample count: 10 Add Diseases +

ID	Bar code	Sex
01		
02		
03		
04		
05		
06		

* Required fields Done Cancel

Las muestras aparecen en la tabla en la parte inferior de la ventana. Aquí puedes ingresar su información. El botón **[Visualización de columna]** le permite modificar la información visible en la tabla.

Column display * Sample count: 20

ID	Bar code	Sex
01	BC0001	Female
02	BC0002	Male
03	BC0003	Male
04	BC0004	Female
05	BC0005	Female
06	BC0006	Female

2.3. Seleccionando la enfermedad

Haga clic en **[Agregar enfermedades]** para abrir la ventana de selección del kit. Seleccione una enfermedad, su versión y aplicación. Es posible agregar múltiples enfermedades a un archivo.

Select diseases

Diseases selection

FLUACA ALL - 0917 Serum / Plasma - All applications X

FLUACH7 ALL - 0415 Serum / Plasma - All applications X

FLUACH5 ALL - 0215 Serum / Plasma - All applications X

Diseases Version Application

Done Cancel

EXTREMADAMENTE INPORTANTE: Asegúrese de que la versión del kit que seleccione corresponda con la versión de las instrucciones de uso del kit que está utilizando. Si usa la versión incorrecta del kit, no obtendrá los resultados correctos. En el manual de instrucciones a continuación, puede ver que la versión del kit es 0113.

ID Screen® IBD Indirect

Indirect ELISA for the detection of anti-IBD antibodies in chicken sera.

Kit ELISA Indirect pour la détection des anticorps anti-IBD dans les sérums de poules.

Kit ELISA Indirecto para la detección de anticuerpos anti-IBD en sueros de pollos.

Code/Código **IBDS-5P**
 Insert/Mode d'emploi 0113
 Lot / Lote 609
 Exp. / Cad. 01/2016

	Components / Composants / Componentes	Lot / Lote	Exp. / Cad.
5 x 1	Microplate coated with IBD purified antigen / Microplaque sensibilisée avec un antigène purifié du IBD / Microplaca sensibilizada con un antígeno purificado IBD	680-002	01/2016
1 ml	Positive Control / Contrôle positif / Control positivo	380-002	01/2016
1 ml	Negative Control / Contrôle négatif / Control negativo	21-009	01/2016
3 x 60 ml	Dilution buffer 14 / Tampon de dilution 14 / Diluyente 14	14-003	06/2016
6 ml	Concentrated conjugate 10 X / Conjugué concentré 10 X / Conjugado concentrado 10X	480-002	01/2016
60 ml	Dilution buffer 3 / Tampon de dilution 3 / Diluyente 3	3-009	01/2017
60 ml	Wash concentrate 20X / Solution de lavage 20X / Solución de lavado 20X	15-005	01/2019
60 ml	Substrate solution / Solution de révélation / Solución de revelación	7-011	01/2016
60 ml	Stop solution / Solution d'arrêt / Solución de parada	10-100	04/2017

3. Duplicando un archivo

Otra forma de agregar un archivo es duplicar un archivo existente. Abra el archivo que desea duplicar y haga clic en **[Duplicar]** para crear una copia del archivo.

The screenshot shows the 'Avian' software interface for file management. At the top, it displays 'File n° 20200401-18 (Pending files)' and the operator 'ADMIN'. The date is set to '01/04/2020' and the time to '16:28'. The file number '20200401-18' is highlighted in red. The interface is divided into several sections: 'Other' with a search for 'FARM A', 'Veterinarian' with 'No veterinarian', and 'Information' with fields for farm name, flock code, hatch date, house, flock type, bleeding date, and flock age. A table below shows a list of samples with IDs 01 through 06, each with a red 'X' icon. At the bottom, there are three buttons: 'Done', 'Cancel', and 'Duplicate'.

ID	Bar code	Sex
01		
02		
03		
04		
05		
06		