



# ID Soft™ Manual de Usuario


-

## Reportes

Versión 5.30

Multi-species

# ID.SOFT

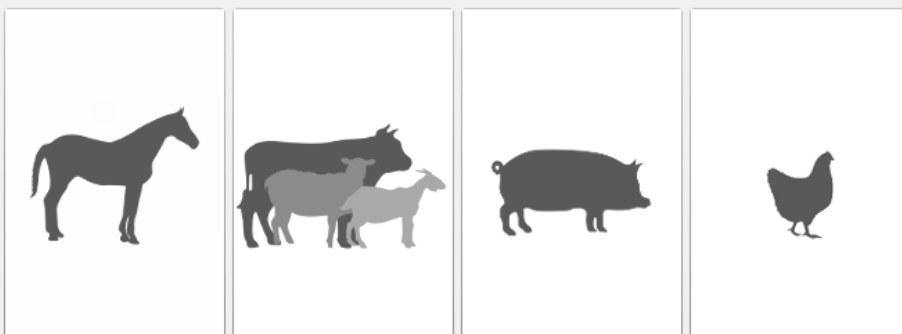

**With you** at every step

### Propósito de este manual:


- Ver información de un informe de análisis
- Imprima un informe de un solo archivo
- Imprima un informe de comparación de casos
- Exportar un informe

## Tabla de contenido


1. Ver informes.....	4
1.1. Información general .....	5
1.2. Datos del análisis .....	6
1.3. Lista de muestras.....	7
1.4. Gráfica .....	8
2. Imprimiendo reportes .....	9
2.1. Análisis de un solo archivo.....	9
2.2. Comparar casos .....	11
3. Exportar a formato Excel/XML .....	12
3.1. Archivo único .....	12
3.2. Archivos agrupados (Solo Excel) .....	13

## 1. Ver informes

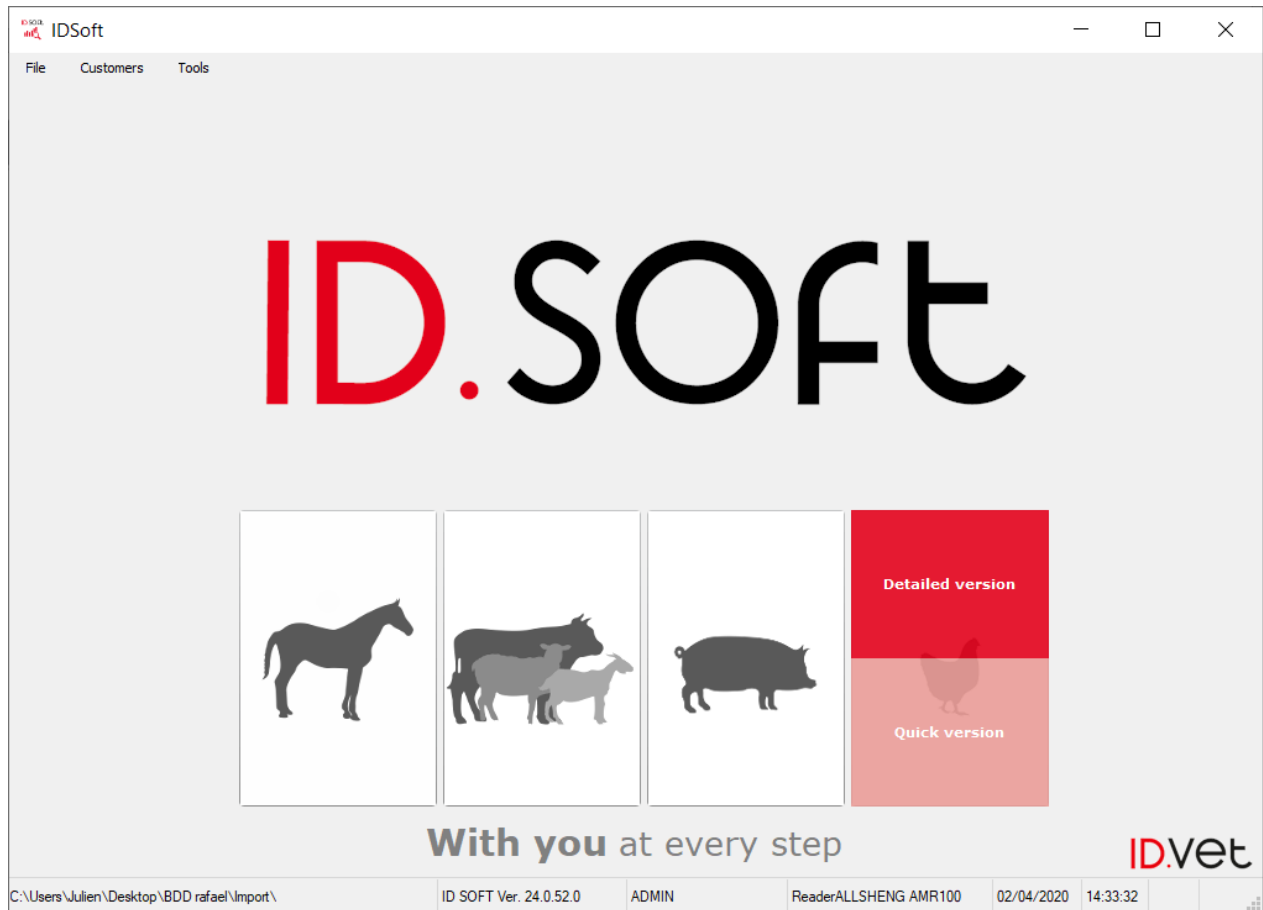


Los reportes son visibles desde el menú [Versión detallada].

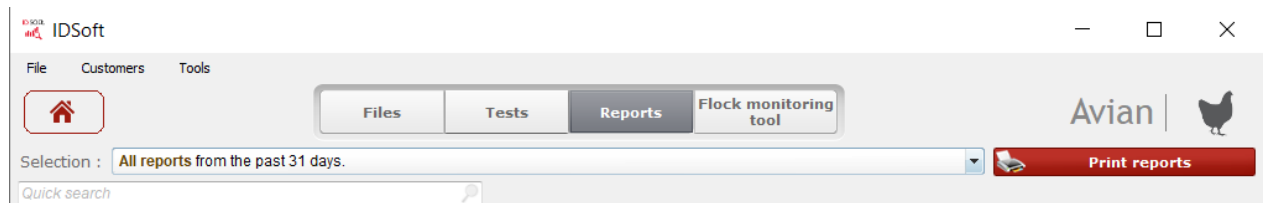


Seleccione la pestaña [Reportes] como se muestra a continuación.



Hay tres estados de archivos diferentes:

- Expedientes ensayados 
- Expedientes ensayados parcialmente 
- Expedientes aprobados 


## 1.1. Información general

Para mostrar la información de un informe, haga clic en [  ]. Puede ver la información del archivo, agregar comentarios y firmar el informe.


Report 20200318-2 / FARM B

**20200318-2 / FARM B / FARM B**

General | EDS 0416

Customer **FARM B** Veterinarian  




Customer site : FARM B



Signature

Signature date

Species	<b>Avian</b>	Breed	<input type="text"/>
Name of farm	<b>FARM B</b>	House	<b>7</b>
Flock code	<input type="text"/>	Type	<input type="text"/>
Application	<b>Serum / Plasma - All applications</b>	Flock age	<b>3 Day(s)</b>
Test purpose	<input type="text"/>	Bleeding date	<b>08/03/2020</b>

 **Approve the file**  **Print** 

## 1.2. Datos del análisis

Elija la página de pestaña para la prueba realizada para mostrar su información. Puede agregar un comentario que aparecerá en el informe.

Report 20200318-2 / FARM B

**20200318-2 / FARM B / FARM B**

General **EDS 0416**

**EDS Indirect**

File List Graph

Serum / Plasma - All applications **Negative** <=0.5< Positive

Comments

Plate(s) 20200325-EDS/0416-000005-1 Reference 20200325-EDS/0416-000005

Date 25/03/2020 14:04:08 Kit used EDS/0416

Operator ADMIN

Reader ELx808

OD (nm) 450

Cut-Off 0.5

Validation criteria :

Reference mean ODpc > 0,25

Ratio of mean control values ODpc / ODnc > 3,00

Interpretation formula  $S/P = (DO_{ch} - ODnc) / (ODpc - ODnc)$

Approve the file Print

### 1.3. Lista de muestras

Clic en la pestaña [Lista] para mostrar la lista de las muestras.

Report 20200318-2 / FARM B

**20200318-2 / FARM B / FARM B**

General EDS 0416

**EDS Indirect**

File List Graph

Reference	S/P	Status	Titer	Group
01	-0.194	Negative	1	0
02	1.723	Positive	2,662	2
03	-0.356	Negative	1	0
04	0.290	Negative	349	0
05	0.388	Negative	486	0
06	0.580	Positive	769	1
07	1.198	Positive	1,759	1
08	0.816	Positive	1,135	1
09	-0.202	Negative	1	0
10	1.689	Positive	2,603	2
11	-0.253	Negative	1	0


Min-Max	No.
0 <= 650	33
1 650 - 1999	11
2 1999 - 2999	5
3 2999 - 3999	0
4 3999 - 5999	1
5 5999 - 7999	0
6 7999 - 9999	0
7 9999 - 11999	0
8 11999 - 13999	0
9 13999 - 16999	0
10 16999 - 19999	0
11 19999 - 23999	0

CV % : 145  
Threshold: 1,000  
Min: 1  
Max: 4,204  
Mean: 697  
G.M.T. : 32

Approve the file Print


## 1.4. Gráfica


Clic en la pestaña [Gráfico] para mostrar el gráfico.

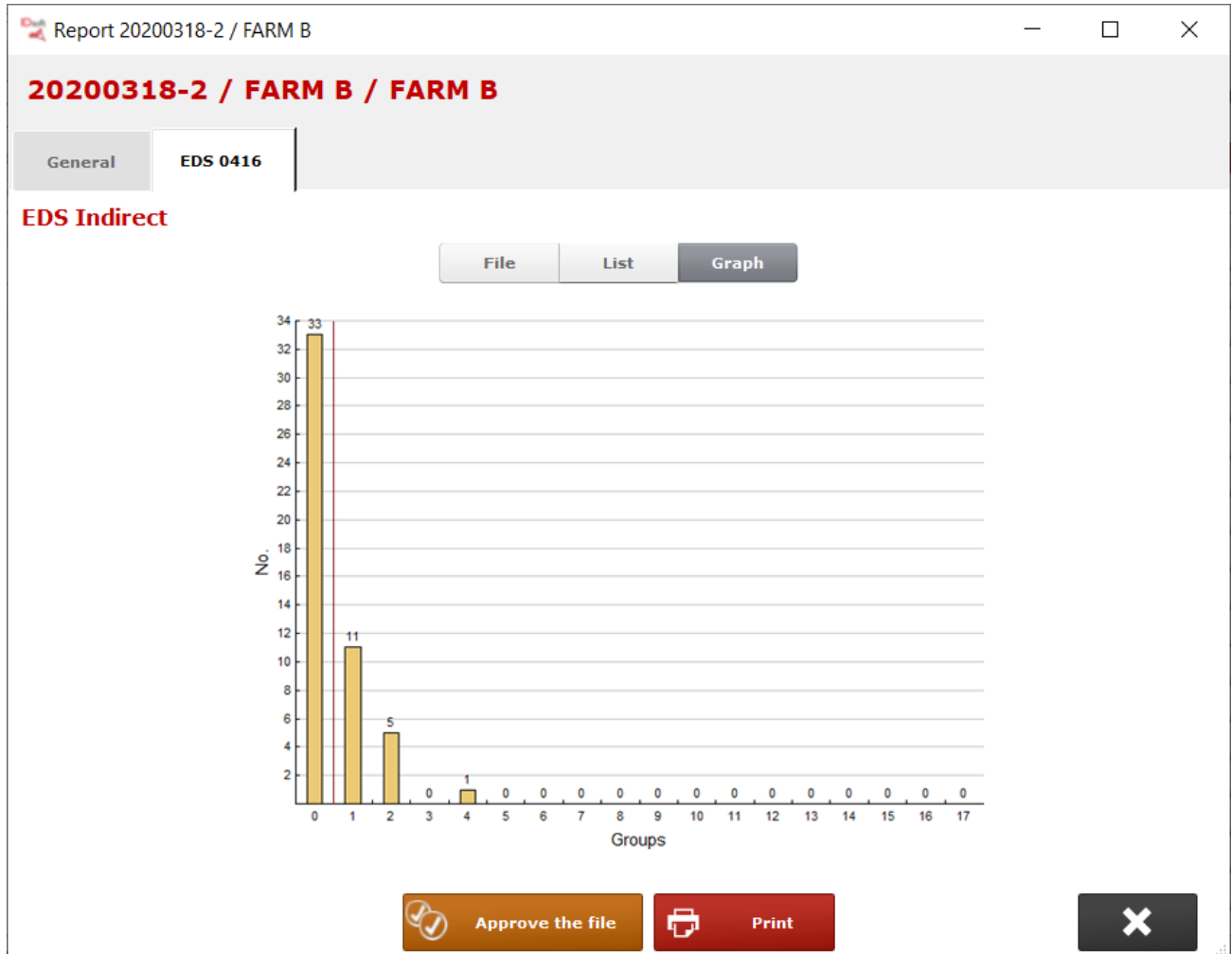


## 2. Imprimiendo reportes

### 2.1. Análisis de un solo archivo

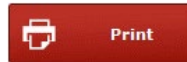

Desde la ventana del visor de informes, haga clic en [  ] para imprimir el informe de análisis.

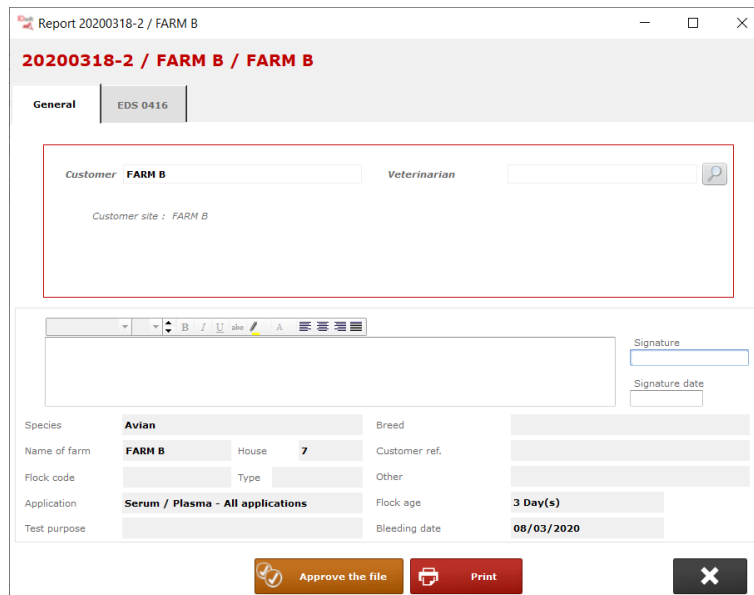

Report 20200318-2 / FARM B

**20200318-2 / FARM B / FARM B**

General EDS 0416

Customer: FARM B Veterinarian: [ ]

Customer site: FARM B

Signature: [ ]

Signature date: [ ]

Species: Avian Breed: [ ]


Name of farm: FARM B House: 7 Customer ref.: [ ]


Flock code: [ ] Type: [ ] Other: [ ]

Application: Serum / Plasma - All applications Flock age: 3 Day(s)

Test purpose: [ ] Bleeding date: 08/03/2020

Approve the file Print [X]

Desde la lista de informes, usted puede imprimir el informe de análisis de un solo archivo haciendo clic en [  ].

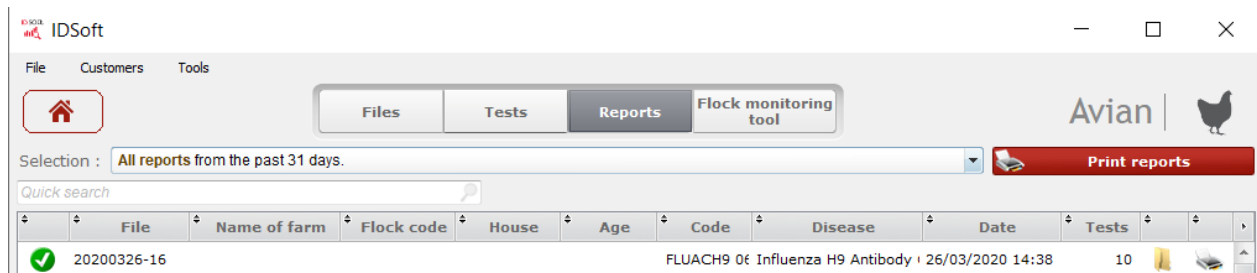

IDSoft Avian

File Customers Tools

Files Tests Reports Flock monitoring tool

Selection: All reports from the past 31 days. Print reports


Quick search

File	Name of farm	Flock code	House	Age	Code	Disease	Date	Tests
20200326-16						FLUACH9 0€ Influenza H9 Antibody	26/03/2020 14:38	10

**Nota:** Puede imprimir varios informes seleccionándolos y haciendo clic en




Puede personalizar el informe modificando la información que se mostrará, la posición de los elementos, la visibilidad de los bordes, etc.

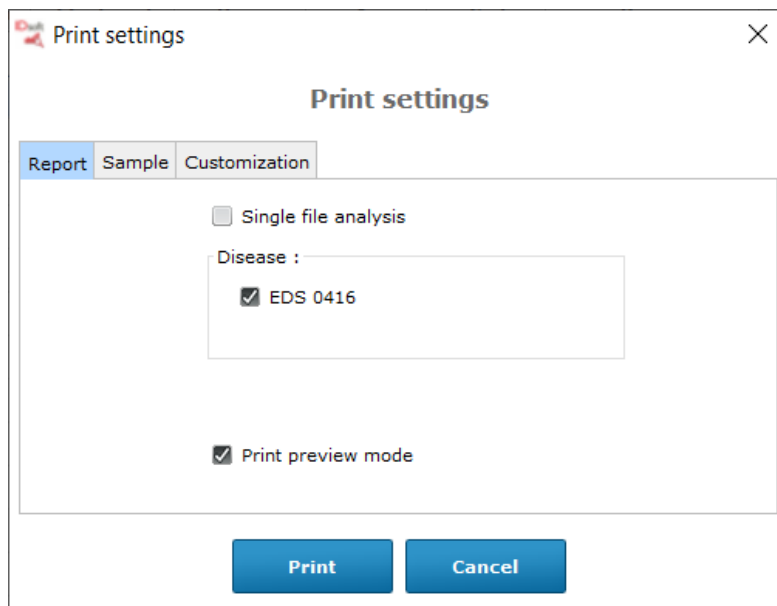

The screenshot shows a 'Print settings' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The title bar reads 'Print settings'. Below the title bar, there are three tabs: 'Report' (selected), 'Sample', and 'Customization'. The main content area contains the following options:

- Single file analysis
- Disease :
  - EDS 0416
- Print preview mode


At the bottom of the dialog box, there are two blue buttons: 'Print' and 'Cancel'.

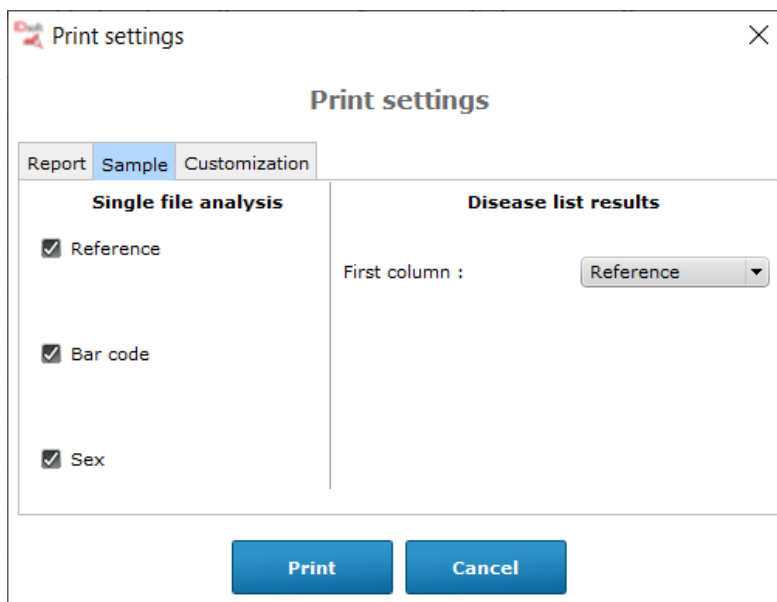


The screenshot shows the same 'Print settings' dialog box, but with the 'Sample' tab selected. The main content area is divided into two sections:


- Single file analysis**
  - Reference
  - Bar code
  - Sex
- Disease list results**
  - First column :

At the bottom of the dialog box, there are two blue buttons: 'Print' and 'Cancel'.

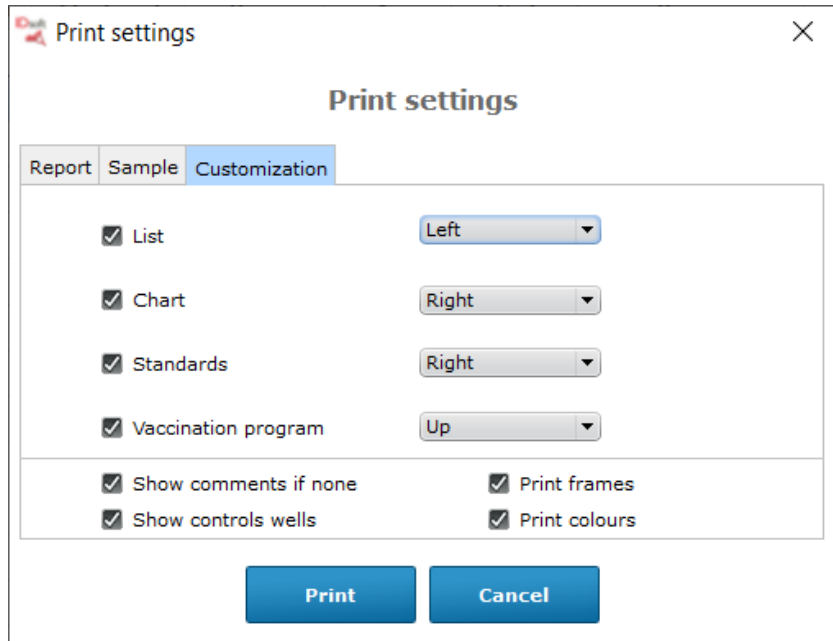

## 2.2. Comparar casos

Clic en [  ] luego seleccionar la opción [Comparar expedientes] para imprimir un reporte de comparación expedientes.

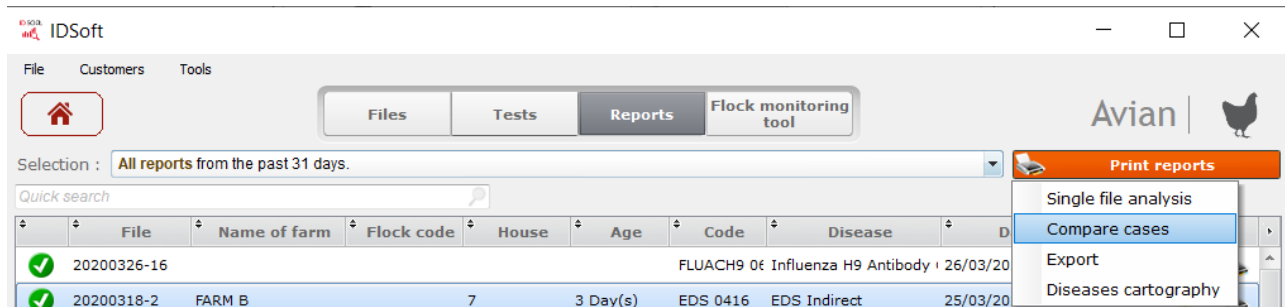


## 3. Exportar a formato Excel/XML


### 3.1. Archivo único

Es posible crear una exportación que contenga la información de un archivo, la lista de muestras, los criterios de validación, así como un gráfico de distribución de la bandada.

Haga clic en [  **Print reports** ], seleccione la opción [**Exportar**] luego [**Archivo único**].

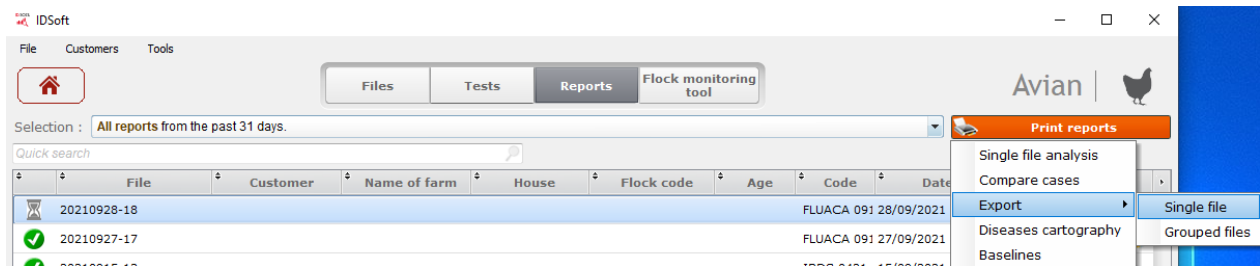

Luego puede seleccionar el formato de exportación (Excel o XML), así como los diferentes elementos del informe a exportar.

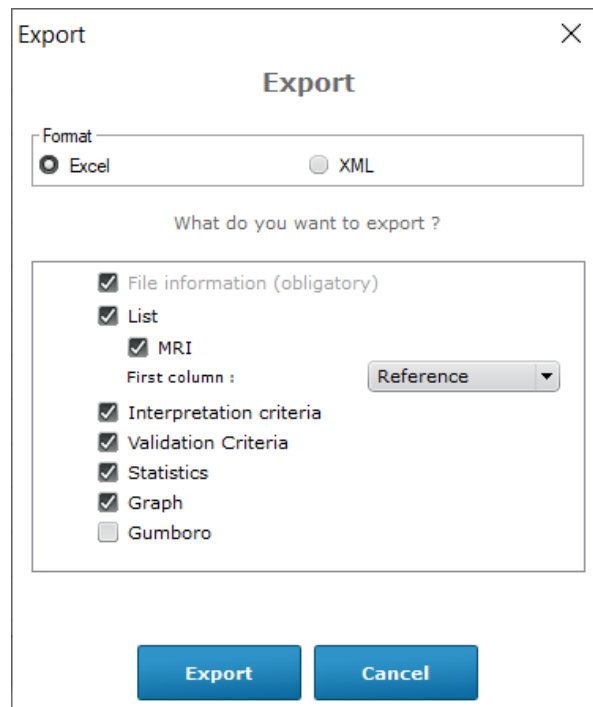

### 3.2. Archivos agrupados (Solo Excel)

Está disponible una exportación de todos los datos de análisis de los informes seleccionados. Contiene una línea por informe que presenta al cliente, el tipo de lote, la enfermedad analizada, el número de muestras, así como la distribución de las muestras según su resultado.

Para hacer esto, haga clic en el botón [  ] seleccione la opción [Exportar] luego [Archivos agrupados].

