



# ID Soft™ Manual de Usuario


-

## Configuración

Versión 5.30

Multi-species

# ID.SOFT

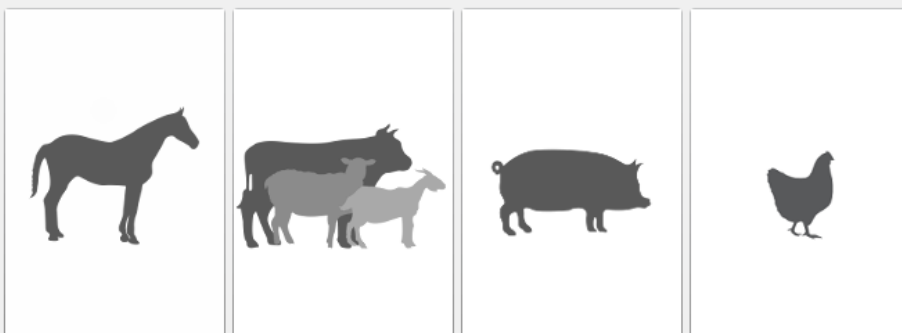

**With you** at every step

## Propósito de este manual:

- Cambiar el idioma IDSoft
- Configurar IDSoft
- Personaliza los documentos generados por IDSoft
- Administra tus datos

## Tabla de contenidos

1. Lenguajes.....	4
2. Configuración del software .....	4
2.1. Países .....	5
2.2. Especies .....	5
2.3. Información del cliente solo visible para el administrador .....	6
2.4. Umbral máximo de DO.....	6
2.5. Etiqueta corta para los resultados .....	7
2.6. Colores de pocillos .....	7
2.7. Punto de corte .....	8
3. Personalizando los documentos.....	8
3.1. Encabezado y pie de página .....	8
3.2. Información de archivos .....	9
4. Gestión de datos .....	10
4.1. Copia de seguridad automática .....	10
4.2. Copia de seguridad manual.....	10
4.3. Importar una copia de seguridad.....	11
4.4. Unir dos bases de datos.....	12
4.5. Limpiar base de datos.....	14

## 1. Lenguajes

---

ID Soft™ está disponible en varios idiomas (francés, inglés, ruso, polaco, chino, español, alemán, portugués y turco).


Para cambiar el idioma, abra el menú **[Herramientas]** y elija **[Idiomas]**.



## 2. Configuración del software


---

Para configurar su entorno de trabajo, abra el menú **[Herramientas]**, seleccione **[Configuración]**.

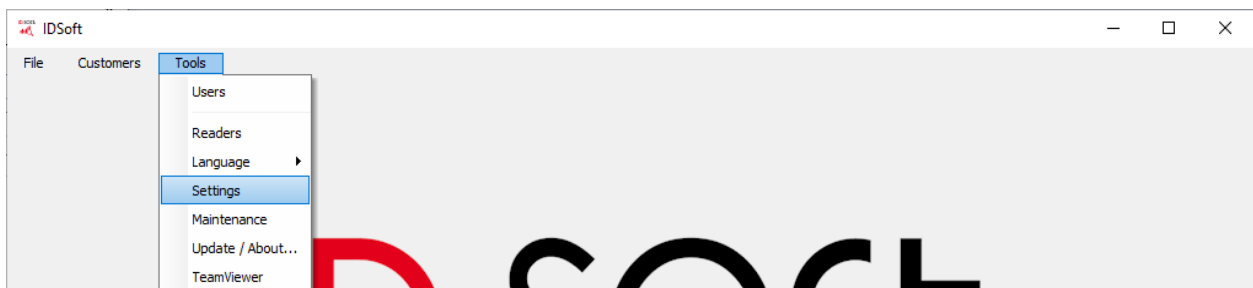

## 2.1. Países


Asegúrese de seleccionar el país correcto para acceder a los kits utilizados en su área y evitar interpretaciones erróneas de los resultados.

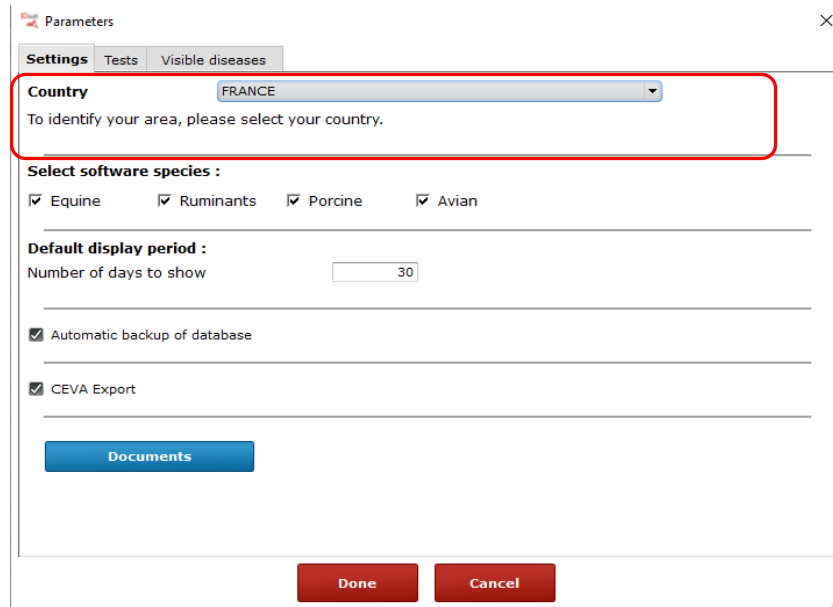

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Country' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the text 'FRANCE'. Below it, the text reads 'To identify your area, please select your country.' The 'Select software species' section has four checked options: Equine, Ruminants, Porcine, and Avian. The 'Default display period' is set to 30 days. There are also checkboxes for 'Automatic backup of database' and 'CEVA Export', both of which are checked. A blue 'Documents' button is located below these options. At the bottom of the dialog are 'Done' and 'Cancel' buttons.

## 2.2. Especies


Puede cambiar las especies visibles en la pantalla principal del software.

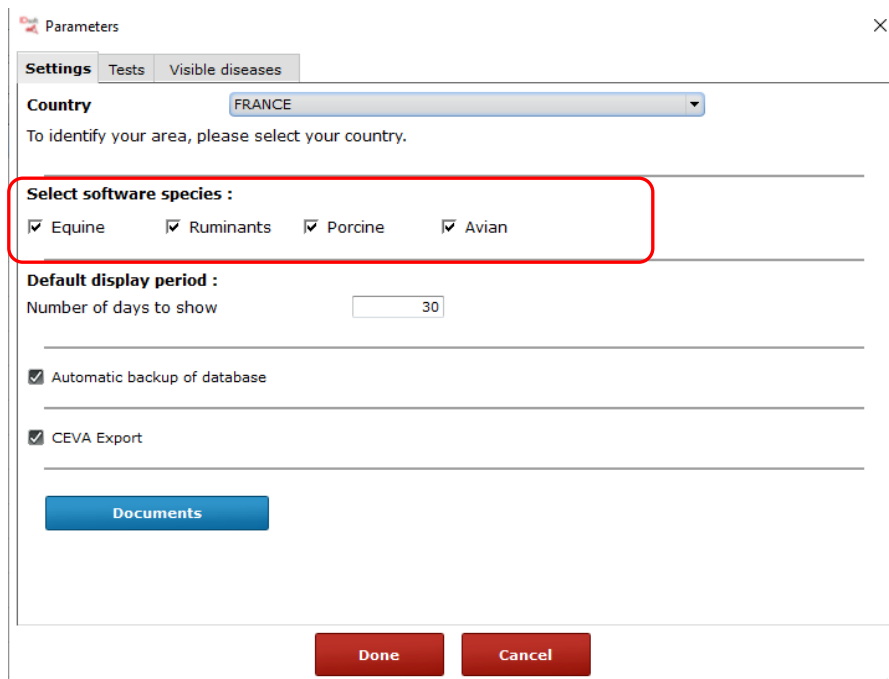

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Country' dropdown menu is set to 'FRANCE'. The 'Select software species' section is highlighted with a red box and contains four checked options: Equine, Ruminants, Porcine, and Avian. The 'Default display period' is set to 30 days. There are also checkboxes for 'Automatic backup of database' and 'CEVA Export', both of which are checked. A blue 'Documents' button is located below these options. At the bottom of the dialog are 'Done' and 'Cancel' buttons.

## 2.3. Información del cliente solo visible para el administrador


Al marcar la casilla "Información del cliente solo visible para los administradores", la información del cliente se ocultará de todas las cuentas de usuario que no tengan el estado de "Administrador".

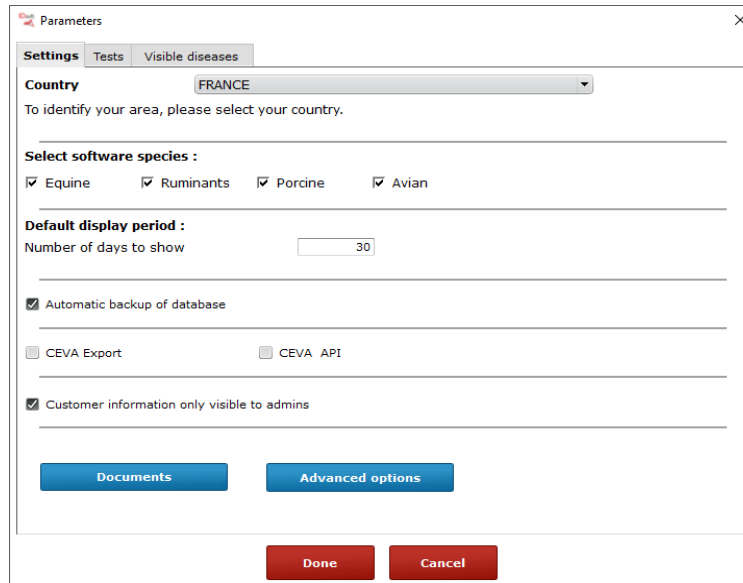

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Country' dropdown is set to 'FRANCE'. Under 'Select software species', the checkboxes for 'Equine', 'Ruminants', 'Porcine', and 'Avian' are all checked. The 'Default display period' is set to 30 days. The 'Automatic backup of database' checkbox is checked. The 'CEVA Export' and 'CEVA API' checkboxes are unchecked. The 'Customer information only visible to admins' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Documents', 'Advanced options', 'Done', and 'Cancel'.

## 2.4. Umbral máximo de DO

Cuando el valor de densidad óptica es demasiado alto, el lector de placas devuelve el valor 0. Puede establecer el valor máximo que aparecerá en lugar de 0 en el diseño de la placa y en el informe.

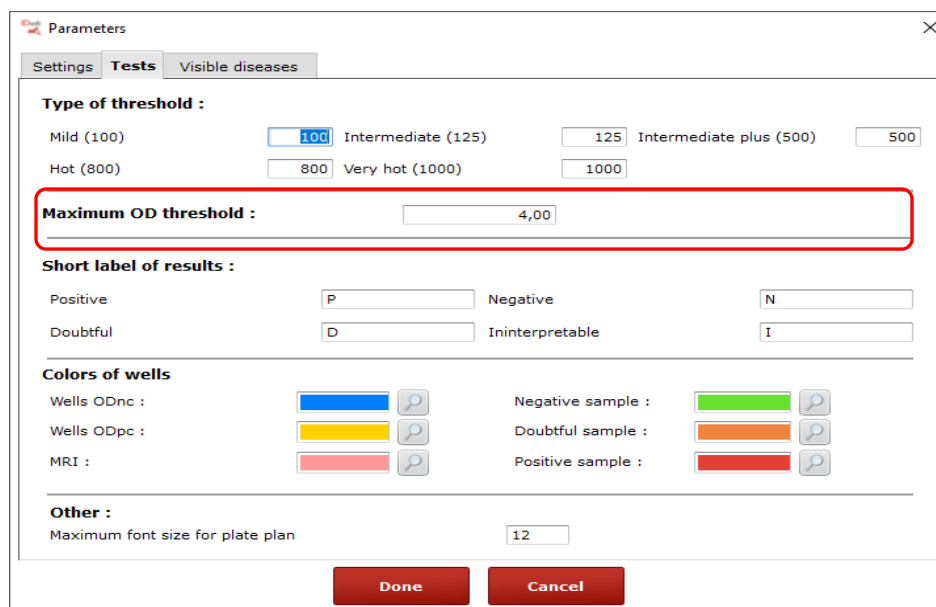

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Tests' tab selected. Under 'Type of threshold', there are input fields for 'Mild (100)' (100), 'Intermediate (125)' (125), 'Intermediate plus (500)' (500), 'Hot (800)' (800), and 'Very hot (1000)' (1000). The 'Maximum OD threshold' field is highlighted with a red box and contains the value '4,00'. Under 'Short label of results', there are input fields for 'Positive' (P), 'Negative' (N), 'Doubtful' (D), and 'Ininterpretable' (I). Under 'Colors of wells', there are color selection buttons for 'Wells ODnc', 'Wells ODpc', 'MRI', 'Negative sample', 'Doubtful sample', and 'Positive sample'. At the bottom, there is an 'Other' section with a 'Maximum font size for plate plan' field set to 12. Buttons for 'Done' and 'Cancel' are at the bottom.

## 2.5. Etiqueta corta para los resultados

Puede cambiar las etiquetas cortas de los resultados.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Tests' tab selected. The 'Short label of results' section is highlighted with a red box. It contains four input fields for result labels: Positive (P), Negative (N), Doubtful (D), and Ininterpretable (I). The 'Type of threshold' section shows values for Mild (100), Intermediate (125), Intermediate plus (500), Hot (800), and Very hot (1000). The 'Maximum OD threshold' is set to 4,00. The 'Colors of wells' section shows color selection options for Wells ODnc, Wells ODpc, MRI, Negative sample, Doubtful sample, and Positive sample. The 'Other' section shows the 'Maximum font size for plate plan' set to 12. The 'Done' and 'Cancel' buttons are at the bottom.


## 2.6. Colores de pocillos

Para cada tipo de muestra, puede definir el color deseado haciendo clic en la lupa, que abrirá la ventana de selección de color.

The screenshot shows the 'Parameters' dialog box with the 'Tests' tab selected. The 'Colors of wells' section is highlighted with a red box. It contains six color selection options, each with a color swatch and a magnifying glass icon: Wells ODnc (blue), Wells ODpc (yellow), MRI (pink), Negative sample (green), Doubtful sample (orange), and Positive sample (red). The 'Type of threshold' section shows values for Mild (100), Intermediate (125), Intermediate plus (500), Hot (800), and Very hot (1000). The 'Maximum OD threshold' is set to 4,00. The 'Short label of results' section shows input fields for Positive (P), Negative (N), Doubtful (D), and Ininterpretable (I). The 'Other' section shows the 'Maximum font size for plate plan' set to 12. The 'Done' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

## 2.7. Punto de corte


Clic en **[Punto de corte]** para ver la lista de los diferentes valores de punto de corte usados en el IDSoft™.

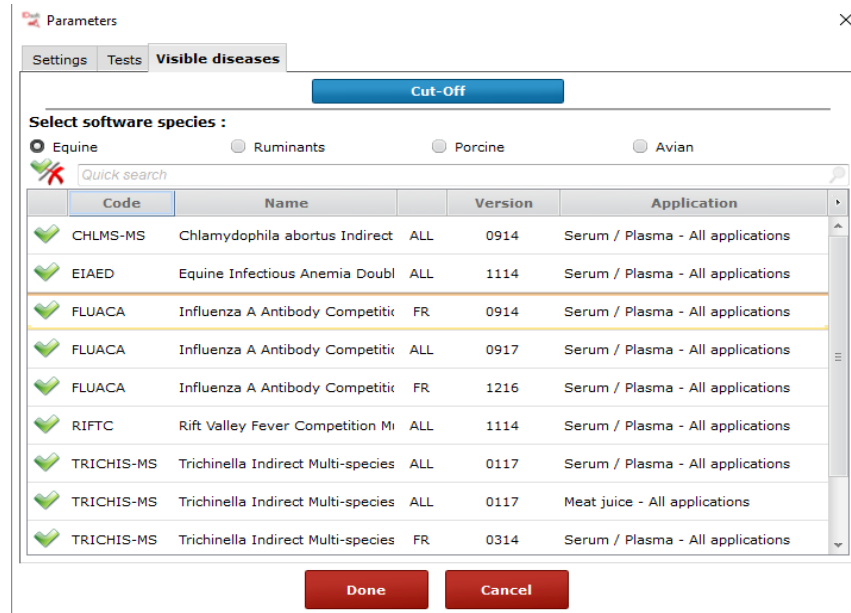


## 3. Personalizando los documentos

### 3.1. Encabezado y pie de página

Abrir el menú **[Herramientas]**, seleccionar **[Configuración]** y haga clic en **[Documentos]**.

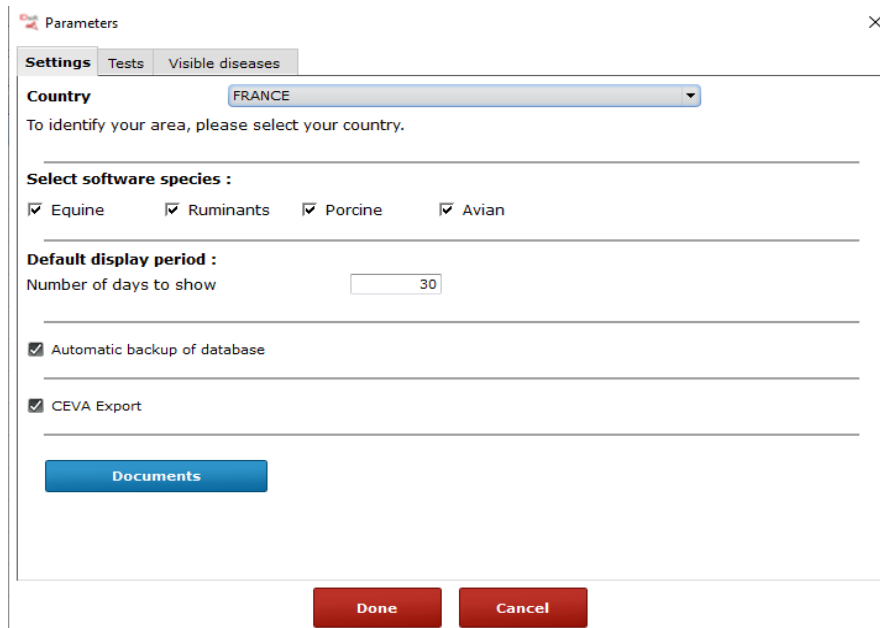


Aparece la siguiente ventana. Puede personalizar los informes editados con IDSoft™ (insertar un logotipo, personalizar el encabezado, personalizar el pie de página).

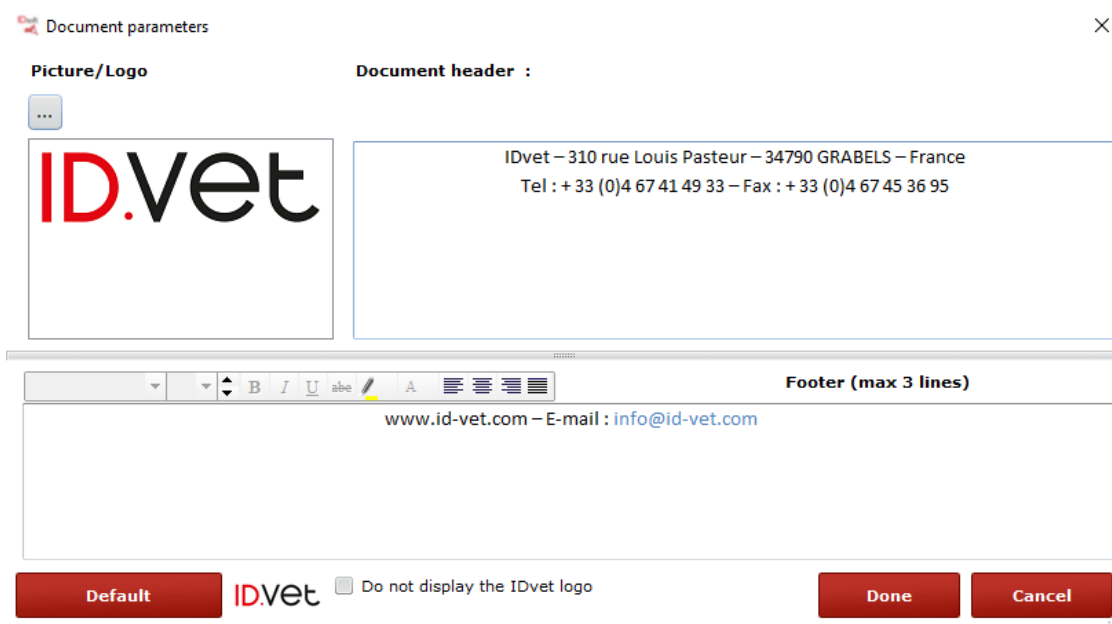

**Nota:** Marque **[No mostrar el logo de IDVET]** para eliminar el logotipo de IDVET de sus informes.

### 3.2. Información de archivos

Abra el menú **[Herramientas]**, seleccione **[Configuración]**. Luego haga clic en **[Opciones avanzadas]**. Aparece una ventana en la que puede personalizar la información de la carpeta que aparecerá en todos los informes/exportaciones editados con ID Soft™.

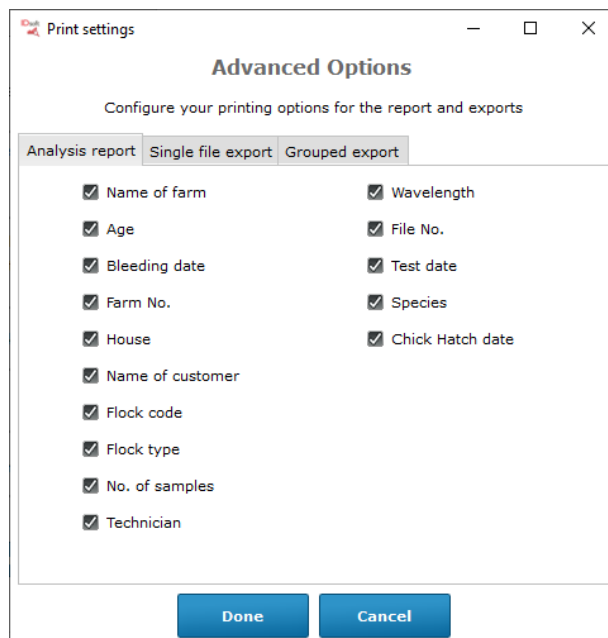

## 4. Gestión de datos

---

### 4.1. Copia de seguridad automática

---


La copia de seguridad automática de la base de datos está activada por defecto, esta característica le permite guardar los datos después de cada cierre del software. Se mantienen los últimos cinco días, así como las últimas cuatro semanas (una copia de seguridad por semana). Le recomendamos que deje esta función activada.

### 4.2. Copia de seguridad manual

---

Abrir el menú [**Herramientas**], seleccionar [**Mantenimiento**].


Aparece la siguiente ventana. Haga clic en [**Guardar base de datos**] para generar un archivo .zip que contenga sus datos.

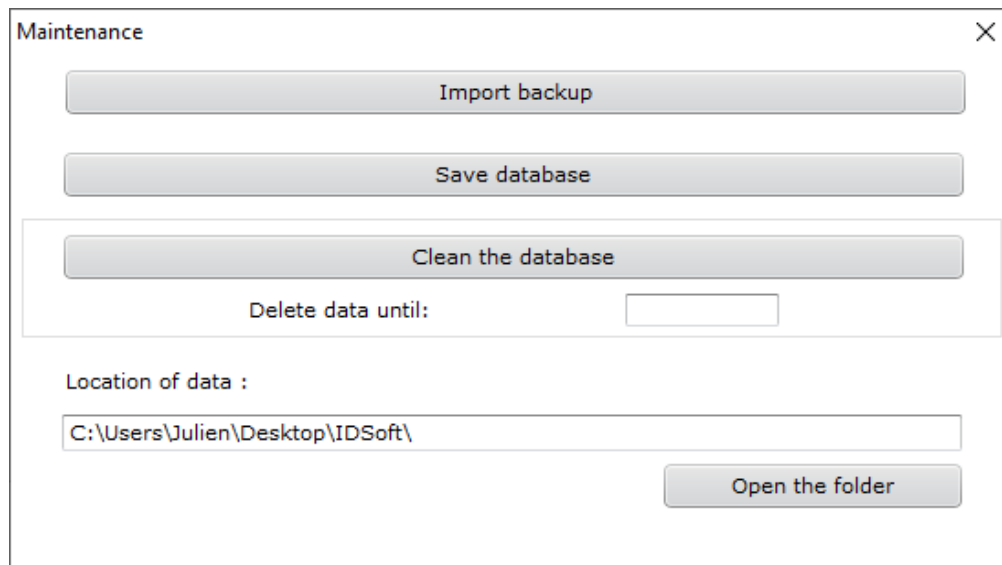


### 4.3. Importar una copia de seguridad

Abrir el menú [**Herramientas**], seleccionar [**Mantenimiento**].

Aparece la siguiente ventana. Haga clic en [**Importar copia de seguridad**].

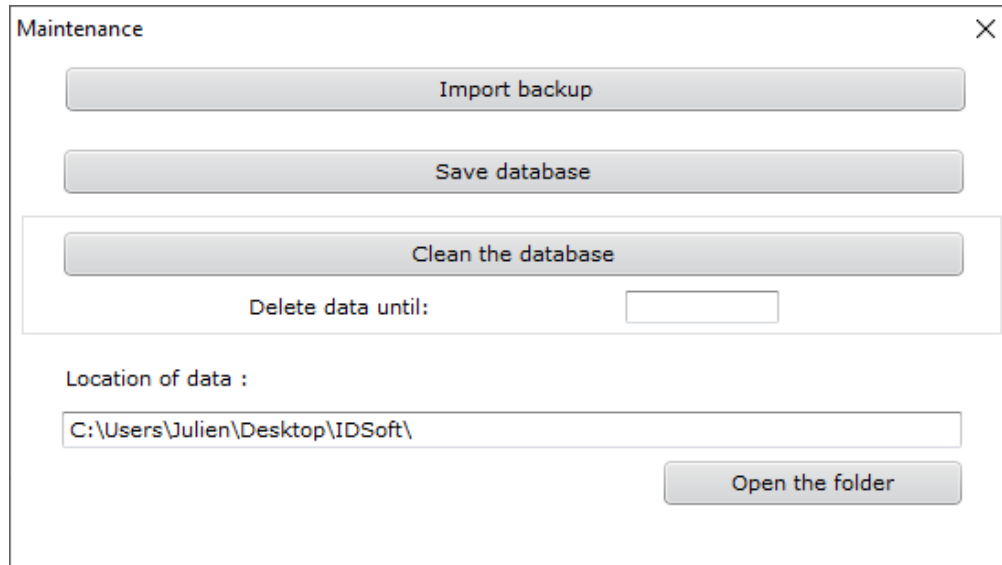

Seleccione su copia de seguridad (debe ser un archivo comprimido .zip) para importarla. **Tenga en cuenta que sus datos actuales serán eliminados** y reemplazados por los datos de la copia de seguridad seleccionada.

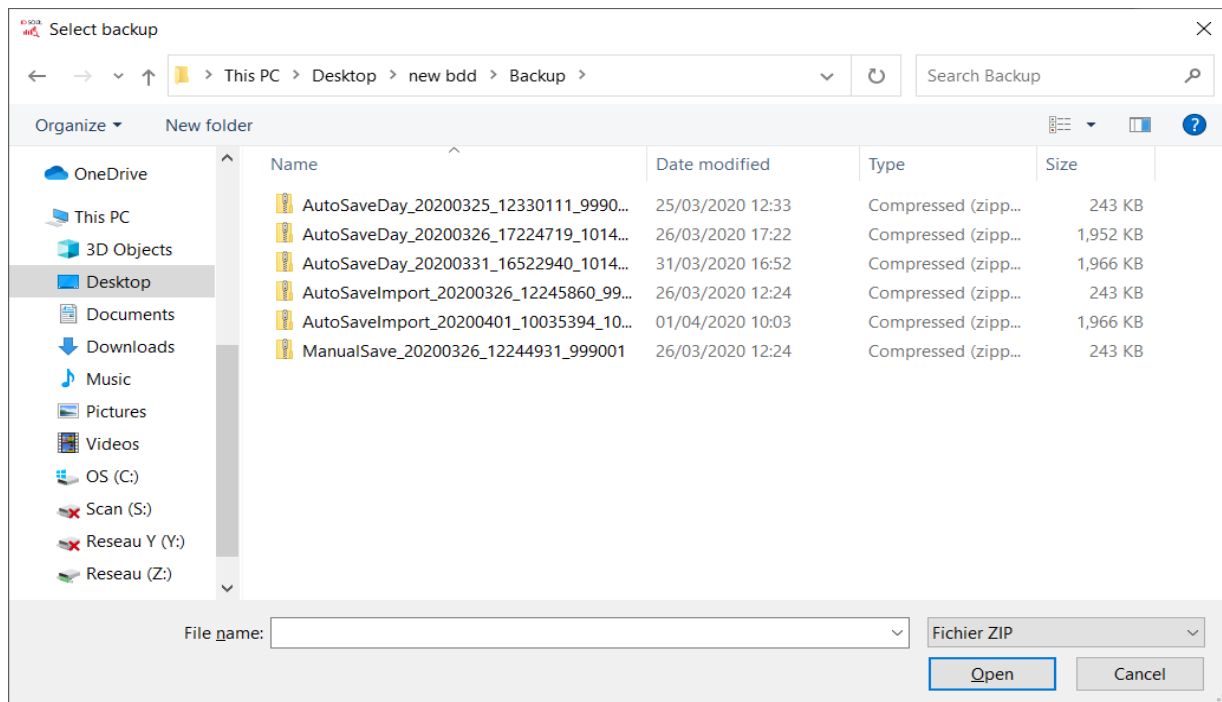


## 4.4. Unir dos bases de datos

---

Abrir el menú [**Opciones**], seleccionar [**Mantenimiento**].

La siguiente ventana aparecerá, haga click en [**Importar copia de seguridad**]

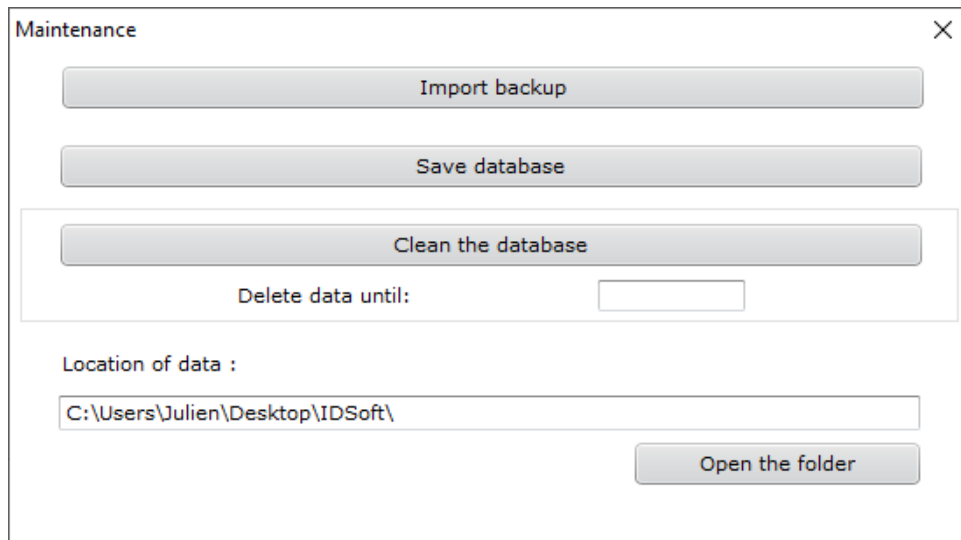

Maintenance

Import backup

Save database

Clean the database

Delete data until:

Location of data :

C:\Users\Julien\Desktop\IDSoft\

Open the folder

Seleccione su copia de seguridad (debe estar comprimida en un archivo .zip) para importarla.

Seleccione la opción fusión. **Tenga en cuenta que, si selecciona la opción Borrar, usted importará la base de datos**

La siguiente ventana aparecerá. Haga click en [Validar] una vez haya seleccionado toda la información que desea importar.

Data importation
— □ ×

### Data to import

Please select the files and analyzes you wish to integrate into the current database.  
 Importing data can take a long time, depending on the volume of data selected for import.

From  to  Period ▾

---

Please select the data to integrate.

Vaccination program  
 Plate layouts

Baselines  
 MRI

Clients, House,Flocks  
 Other(Race, Species, Test purpose, etc.)

	File number	Customer	Farm	House	Dates	Sample number	Disease	Reference	Disease Dat
	20240409-1				09/04/2024	92	CN CSFE2C	20240409-C	09/04/2024
	20240412-2		Test		12/04/2024	92	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-9	FARM A	FARM A		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-8	FARM B	FARM B		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-7	FARM A	FARM A		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-6	FARM B	FARM B		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-5	FARM A	FARM A		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-4	FARM A	FARM A		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240412-3	FARM A	FARM A		12/04/2024	10	AEVS 0718	20240412-F	12/04/2024
	20240409-10				09/04/2024	92	CN CSFE2C	20240409-C	09/04/2024
	20240429-19	FARM A	FARM A		29/04/2024	20	AEVS 0718		
	20240429-20	FARM A	FARM A		29/04/2024	20	AEVS 0718		


Done
Cancel

## 4.5. Limpiar base de datos

---

Abrir el menú [**Herramientas**], seleccionar [**Mantenimiento**].

Aparece la siguiente ventana, ingrese una fecha en el campo debajo del botón [**Limpiar la base de datos**]. Todos los datos anteriores a la fecha ingresada serán eliminados.

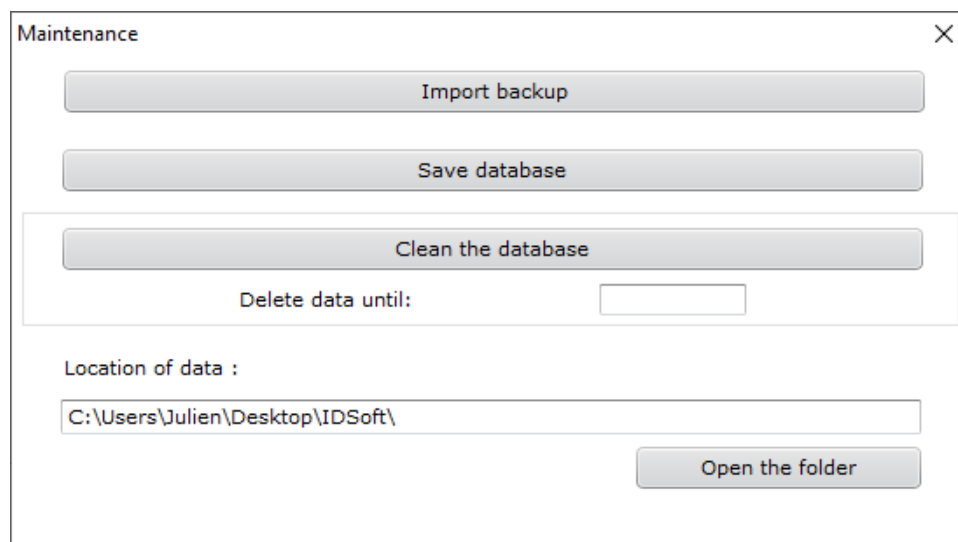

The screenshot shows a dialog box titled "Maintenance" with a close button (X) in the top right corner. It contains three main buttons: "Import backup", "Save database", and "Clean the database". Below the "Clean the database" button is a label "Delete data until:" followed by an empty text input field. Underneath is the label "Location of data :" followed by a text input field containing the path "C:\Users\Julien\Desktop\IDSoft\" and an "Open the folder" button.